

生まれ変わった
新型クリーンベンチ。



YS-B-A601



YS-B-A801

最適なサイズをご提案。

バリエーションは全5種類。空間に合わせて、最適なサイズをお選びいただけます。

A601
シリーズ
(奥行600mm)

例:Aタイプ(幅900mm)

ワークエリアは
幅798mm×
奥行き560mm!

薬局様にも置きやすい
コンパクトサイズです。



A801
シリーズ
(奥行800mm)

例:Bタイプ(幅1300mm)

ワークエリアは
幅1198mm×
奥行き760mm!

作業場所を
十分に確保できます。



最新のクリーンベンチは、細部までこだわります。

調製時の姿勢を考慮し、
シャッターに角度を
10度持たせることで、
作業性を向上させました。


シャッター開口時、
殺菌灯が自動で消灯。
作業時は、肌や目に有害な
UV-Cの照射を防ぎます。



差圧計搭載で、
HEPAフィルターの
詰まり具合を確認可能。
交換時期が一目でわかります。



上部を開けて引き出すだけで、
カンタンにプレフィルターを取り外し！
清掃がラクに行えます。

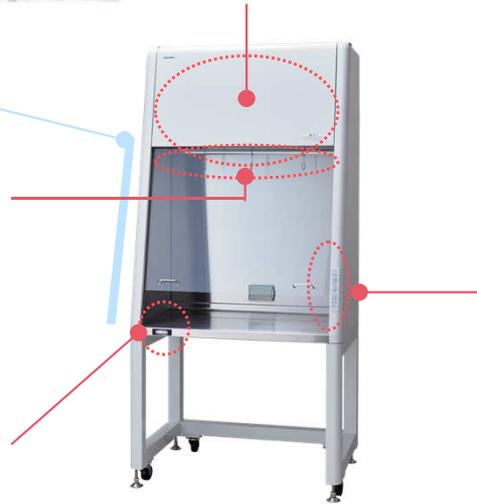

各種ボタンはシートパネルに。
操作も清掃もカンタンです!



①フィルター交換時期を
ランプでお知らせ!

②ファン
③LED照明
④殺菌灯
のON-OFFスイッチ

⑤殺菌灯のタイマー
(15分)

⑥殺菌灯交換時期を
ランプでお知らせ!
(点灯アワー累積機能付き)

※写真はA601シリーズのAタイプです。

	本体寸法	質量	消費電力
A601	Aタイプ: W900×D600×H1950	141kg	300VA
	Bタイプ: W1300×D600×H1950	185kg	
A801	Bタイプ: W1300×D800×H1950	225kg	500VA
	Cタイプ: W1600×D800×H1950	265kg	
	Dタイプ: W1900×D800×H1950	305kg	



気流方式	垂直層流式	清浄度	ISOクラス5
標準構成	プレフィルター, HEPAフィルター, 照明灯(LED), 殺菌灯(点灯アワー累積機能付き), S管フック, 内部コンセント	電源電圧	AC100V±10%



詳細は、弊社営業担当者までお問合せください。



製造元 **湯山製薬所** 発売元 **株式会社**



大阪本社

〒561-0841 大阪府豊中市名神口1丁目4番30号
TEL.(06)6868-5155. FAX.(06)6868-5154.☎

東京本社

〒130-0012 東京都墨田区太平2丁目10番10号
TEL.(03)3829-9511.☎ FAX.(03)5611-2011.☎

弊社HPはこちら

